



理科 (ガスバーナー・電子てんびんの使い方)

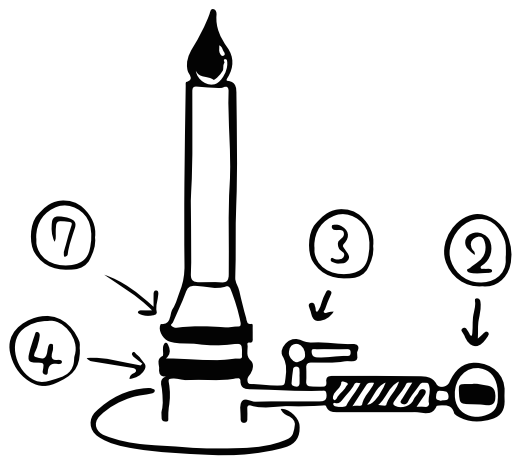

2つのねじが①_____を確認してから、
 ②_____を開き、その後③_____も開く。そして、マッチの炎を
 近づけてから④_____を⑤_____まわりに開いて点火。
 炎の大きさを⑥_____cmくらいにしたら、④をおさえながら、
 ⑦_____を少しずつ開き⑧_____色の炎にする。
 炎を消すときは、開くときと⑨_____の順番にしまっていく！！

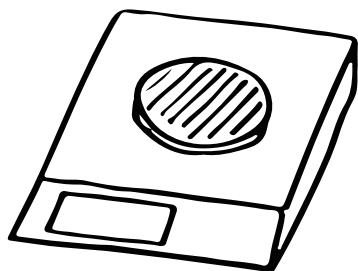

電子てんびんは⑩_____なところで使い、何も乗せていない
 ときは表示を⑪_____にする。一定の薬品をはかりとるとき
 ⑫_____にのせてから表示を⑬_____にしよう！！